



خون تام دفیبرینه

درون یک ارلن ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتری ۵ تا ۷ عدد پرل شیشه ای با توجه به اندازه قطر پرل ها انداخته و حدود ۱۰ میلی لیتر خون (برای جلوگیری از همولیز شدن، استفاده از سرنگ مناسب و تخلیه ملایم خون به دیواره ارلن بعد از خارج کردن نیدل از سر سرنگ توصیه می شود) از دیواره ارلن اضافه کرده و پس از مخلوط کردن با پرل ها حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی روتاتور با دور ۱۳۰ تا ۱۴۰ در دقیقه چرخانده یا حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه حرکت ۸ روی سطح صاف برای ارلن انجام می شود و بدین ترتیب فیبرین دور پرل ها جمع شده و خون آزاد می شود که جهت انجام آزمایش، نگهداری یا انتقال اقدام گردد.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس

